



安徽科兔生物技术有限公司
Anhui Ketu Biotechnology Co.,LTD

I 微量蛋白上样液

【产品名称】 通用名称：微量蛋白上样液。

【包装规格和货号】 1mL/支：RG-WB-01。

【预期用途】 本试剂用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样的缓冲液。

【主要组成成分】 本产品含有SDS、溴酚蓝等成分配比组成。

【储存条件及有效期】

本试剂2-8℃保存，有效期为12个月。生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】

◇取蛋白裂解液（或者蛋白样品）1份加入5份体积的本产品中充分震荡混匀（例：20 μ L的样品+100 μ L的本产品，共计120 μ L）。随后将其煮沸（100℃）5-10min，使其变性。样本冷却后即可上样检测，一般加样10 μ L-20 μ L（1.5mm厚度的PAGE胶）。后续按照正常的电泳操作即可。

【注意事项】

- ◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。
- ◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【实验方法的局限性】 本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01