



# 青霉素-链霉素 (100×)

**【产品名称】** 通用名称：青霉素-链霉素 (100×)。

**【包装规格和货号】** 100mL/瓶：RG-CE-8。

**【预期用途】** 青霉素-链霉素 (100×) 作为细胞培养专用的抗生素，对革兰阳性细菌和革兰阴性细菌具有有效的联合抗菌作用，可用于防止细胞培养受到细菌污染。

**【主要组成成分】** 主要成分为青霉素、青霉素、氯化钠等。

**【储存条件及有效期】**

-20°C保存，有效期12个月。 生产日期及失效日期见标签。

**【使用方法】 (供参考)**

- ◇本产品使用推荐100×稀释，即500mL的培养基加入5mL的本产品充分混匀后即可。
- ◇其中青霉素含量为10kU/mL，链霉素含量为10mg/mL。细胞培养液中青霉素一般使用浓度为100U/mL，链霉素一般使用浓度为0.1mg/mL。

**【注意事项】**

- ◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。
- ◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。
- ◇避免反复冻融次数，以免效率下降。建议分装冻存使用。

**【实验方法的局限性】** 本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

**【基本信息】**

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

**【版本信息】**

R01