



安徽科兔生物技术有限公司
Anhui Ketu Biotechnology Co.,LTD

彩虹预染蛋白 Marker (10-250kDa)

【产品名称】通用名称：彩虹预染蛋白Marker (10-250kDa)。

【包装规格和货号】250μL/支：MR-WB-02。

【预期用途】彩虹预染蛋白Marker (Prestained Protein Marker) 主要用于SDS-PAGE凝胶电泳和Western blot实验中的蛋白分子量估算和泳动跟踪。

【主要组成成分】由多种已知分子量的重组蛋白或天然蛋白组成，覆盖一定的分子量范围。


【储存条件及有效期】

本试剂-20℃保存，有效期为36个月。生产日期及失效日期见标签。

【使用方法】

1. 根据上样孔的大小，本彩色预染蛋白质分子量标准通常每次上样3-10μL，即可在电泳时、电泳后或转膜后观察到非常清楚的蛋白条带（其中72kDa蛋白条带为橙红色，25kDa蛋白条带为绿色）。

Note：本彩色预染蛋白质分子量标准已经配制在1X SDS-PAGE上样缓冲液中，室温融化并混匀后可以直接使用，无需高温加热或煮沸，并严禁高温加热或煮沸，参考条带如下：

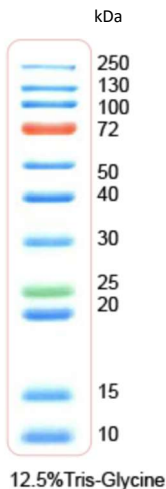



安徽科兔生物技术有限公司
Anhui Ketu Biotechnology Co.,LTD

| 彩虹预染蛋白 Marker (10-250kDa)

【注意事项】

- ◇本品为一次性加样使用科研试剂产品，请勿重复使用，过期产品请勿使用。
- ◇本产品-20℃保存较好，2-8℃保存大约3个月，室温下大约2周左右，尽量不要反复冻融。
- ◇试验过程存在潜在污染性，处理试剂和样本时需戴一次性手套，操作后应彻底洗手。

【实验方法的局限性】 本产品涉及的检测结果仅供科学研究，不具备医学诊断价值。

【基本信息】

生产企业名称：安徽科兔生物技术有限公司

住所：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

售后服务单位名称：安徽科兔生物技术有限公司

联系方式：400-079-0900

生产地址：合肥综合性国家科学中心大健康研究院1号楼5楼

【版本信息】

R01